


Käyttöohje


Delvotest® SP NT Easy Use

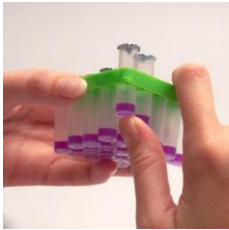

1. Laita haude lämpenemään. Irrota telineestä tarvittava määrä ampulleja. Ole varovainen, ettet riko jäljellä olevien ampullien foliota. Tee aina myös kontrollitesti moitteettomalla maidolla. Merkitse ampullit vedenkestävällä tussilla.



5. Siirrä maitonäytteet ampulleihin agarin pinnalle (ei sekoiteta) pallopipetin ylempää pallo-osaa varovasti puristaen. **Huomaa:** Pieni määrä maitoa jää pallopipetin alempaan pallo-osaan.

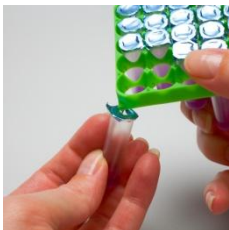

2. Avaa ampullit tekemällä reikä alumiinifolioon ampullitelineen reunalla tai saksilla.



6. Tarkista hauteen lämpötila ($64^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$). Laita ampullit hauteeseen. Testiaika on 3 tuntia. Ota kellosta aikaa tai käytä Delvotest SP NT ajastinta.



3. Ota uusi kertakäyttöinen pipetti jokaiselle maitonäytteelle. **Älä käytä pipettiä uudelleen.** Älä koske pipetin kärkeen, joka on tekemisissä maidon kanssa.



7. Lue agarin väri ampullien alaosasta **heti**, kun testi on valmis eli 3 tunnin kuluttua.



4. Purista pallopipetin ylempää pallo-osaa ja upota pipetin kärki noin 1 cm syvyyteen maitonäytteeseen. Vapauta paine pallopipetistä, jolloin pipetin varsi täyttyy sopivalla määrällä (0.1ml) maitoa. **Huomaa:** Pieni määrä maitoa jää pipetin alempaan pallo-osaan. Jos maitoa ei ole alemmassa pallo-osassa, tee pipetointi uudelleen.

